

ICP-OES 维护保养时间表

检查事项	检查内容	标准	更换周期	不及时更换的影响
蠕动泵管	蠕动泵管进样排废是否顺畅	蠕动泵管进样排废顺畅	每天检查，视使用情况更换	进样不稳定或无法排出废液
雾化器	雾化器雾化效果是否正常	雾化器雾化效果好，疏通	每次点火前检查，破损需更换	雾化效果差，无法正常测样
雾化室	雾化室内部水珠	雾化室内壁无大颗粒水珠挂壁，清洗	每周检查；用20%硝酸清洗	雾化室旋流效果下降
中心管	中心管尖端是否堵塞	中心管尖端无破损，无堵塞，清洗	每周检查，视情况更换	无法正常测样
炬管	检查炬管是否有积盐，破损	炬管无破损，变形，轻微积盐，清洗/更换	每周检查，视情况更换	测样结果稳定性，点火成功率
EXPEC6500 轴向采样锥	检查表面积盐情况	清洗采样锥	每周检查，视具体情况而定	加剧采样锥腐蚀，
冷锥	冷锥表面是否有污染	清洗	每月清洗	影响测样稳定性
EXPEC6000 挡灰阀	检查表面污染情况	清洗/更换	每季度清洗	灵敏度下降
EXPEC6000D 集尘杯	检查表面污染	清洗/更换	半年度检查，视情况清洗/更换	垂直观测灵敏度下降
炬管座密封圈	检查是否破损丢失	更换	24 个月	点火成功率下降，进样系统漏气
主机挡灰网板	检查积灰情况	清洗	每季度清灰	仪器内部积灰，损坏电路板
水机挡灰网板	检查积灰情况	清洗	每季度清灰	水机制冷效果变差
水机换水	检查水质	清洗，更换	每季度换水，清洗水箱	水箱生藻，堵塞管路

客服热线：400-700-2658